

2D 读码机-W10-直接连接到路由器方案


- 一，应用情形
样品管理计算机连在无线路由对应的网络中，2D 读码机可通过 WIFI 连接到该无线路由上，2D 读码机和该计算机就在同一个网段上了，可以互相访问。
- 二，2D 读码机上，打开 WAN，找无线路由连上去。
- 三，手机启动连接到计算机
扫描计算机上显示的二维码，多扫两次，直到连接成功；然后运行 2D 读码机程序。
- 四，启动 2D 读码机
从计算机上使用系统管理员启动样品管理系统，创建好盒子，如 6*8 的盒子，选择所有管子，右键单击，按对应菜单：



注意：操作模式选择“条码设置”；



五，读码画面

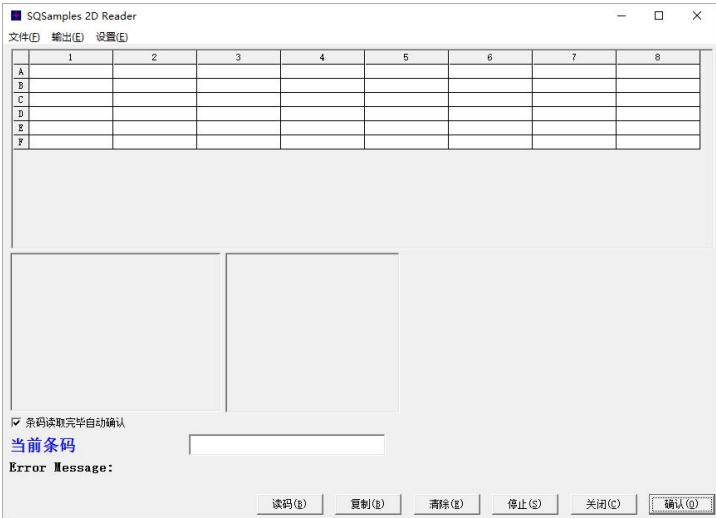


六，2D 读码机使用


首先使用“连接到计算机”，扫描桌面上的二维码



在软件的按钮条的右侧，可连接到这个计算机；
然后，启动“思桥 2D 读码机”，画面如下图：

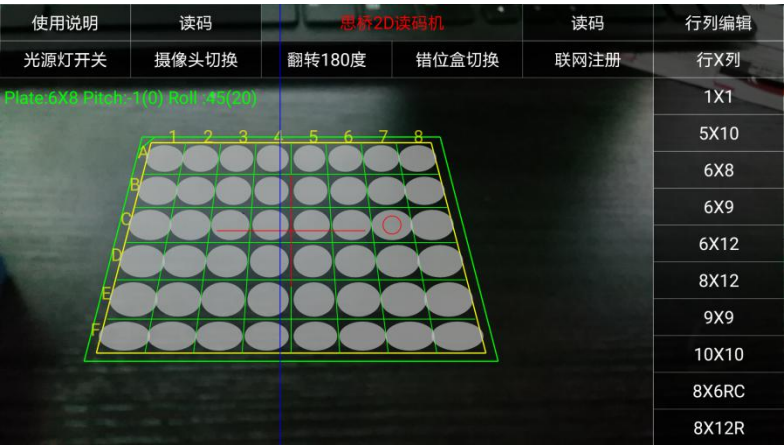


对准要读的管子：

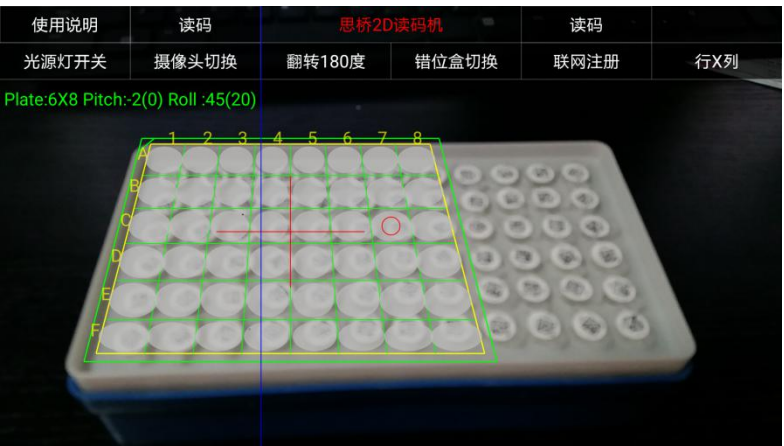


如从 6*12 的盒子中读 6*8 的管子，里边黄色线基本框住管子就可以，然后按“读码”：
如下图，如手不稳或码不清楚，可能时间会较长，可在计算机上按“停止”重新读。



计算机上的窗口结果显示如图：

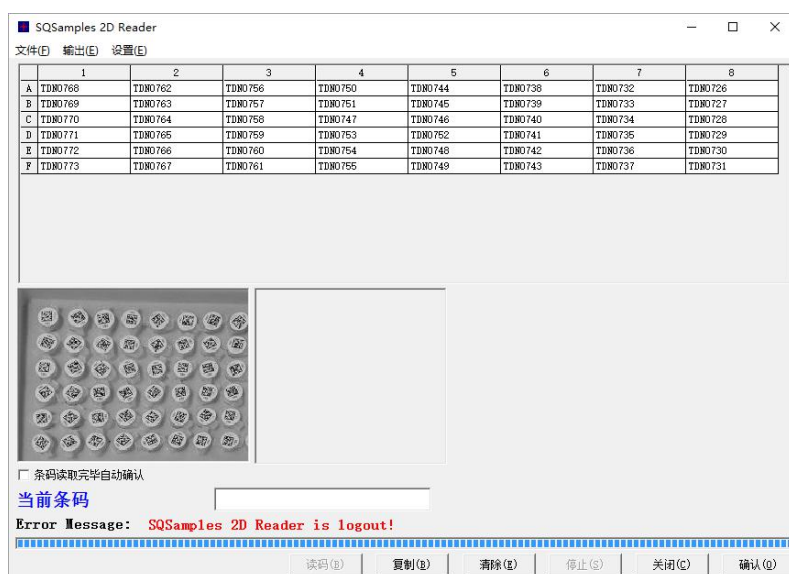

按确认，可输出到 SQSamples 样品管理系统中

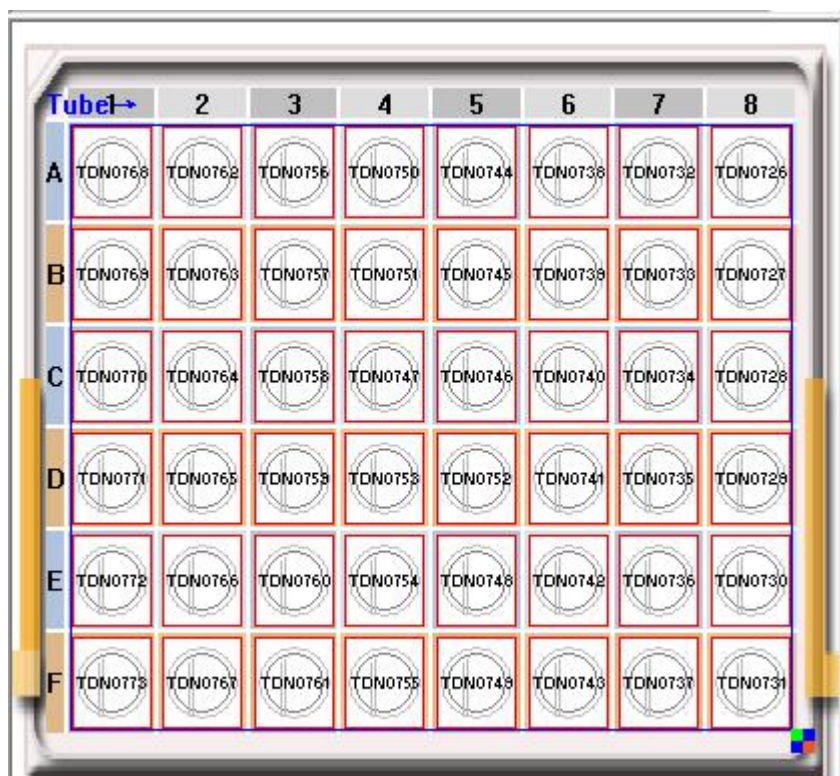

七，样品信息输入

操作模式选择“查看”，选择样品管，右边有属性列表，可输入对应的信息；

如需要增加自己的字段或出库，入库等，请访问下面网址看视频学习下：

http://www.sgsamples.com/sqs_video.php。