


2D 读码机-W10-无线网卡 2-TPLINK AP 连接方案

一，无线网卡

白色的 COMFAST 网卡，驱动安装用系统管理员安装。

二，网卡设置

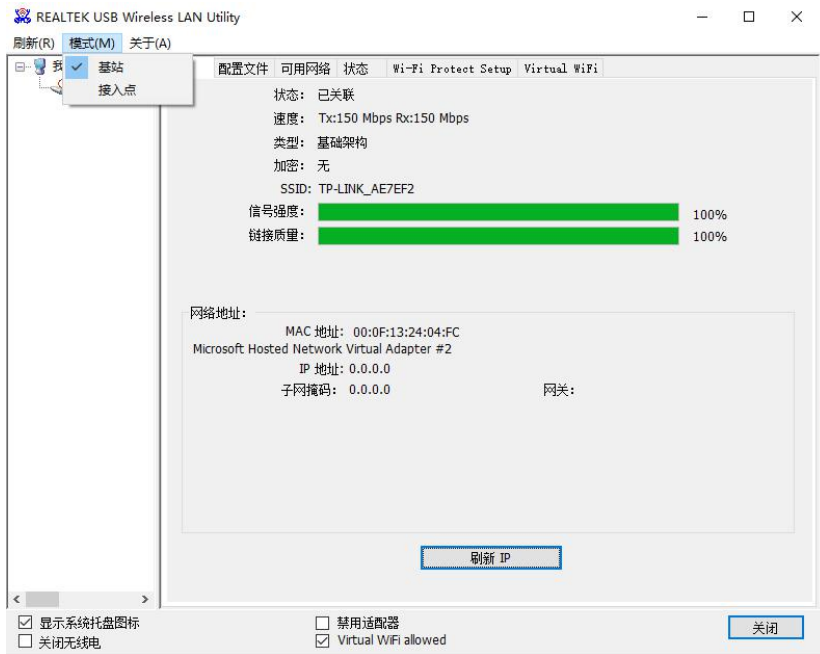

三，TPLINK 路由

设置:

192.168.1.253

登录密码 admin



四，计算机上无线网卡和手机连接到 TP-LINK 上

注意是 AP 模式。

五，手机启动连接到计算机

扫描计算机上显示的二维码，多扫两次，直到连接成功；然后运行 2D 读码机程序。

六，启动 2D 读码机


从计算机上使用系统管理员启动样品管理系统，创建好盒子，如 6*8 的盒子，选择所有管子，右键单击，按对应菜单：



注意：操作模式选择“条码设置”；



七，读码画面

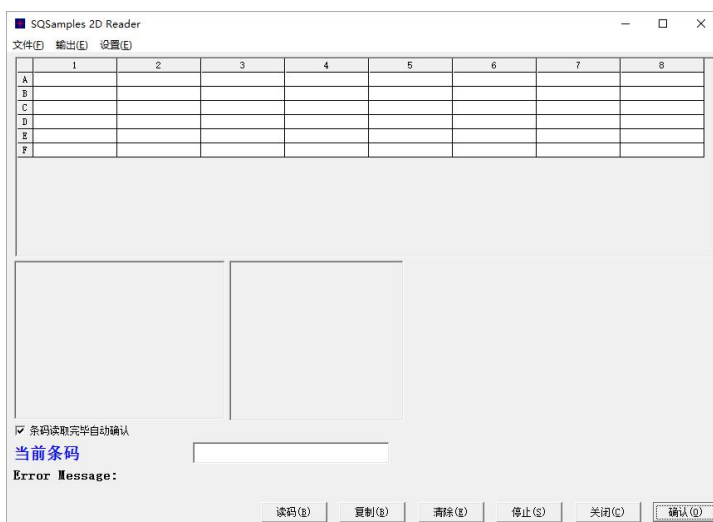


八，2D 读码机使用


首先使用“连接到计算机”，扫描桌面上的二维码



在软件的按钮条的右侧，可连接到这个计算机；
然后，启动“思桥 2D 读码机”，画面如下图：

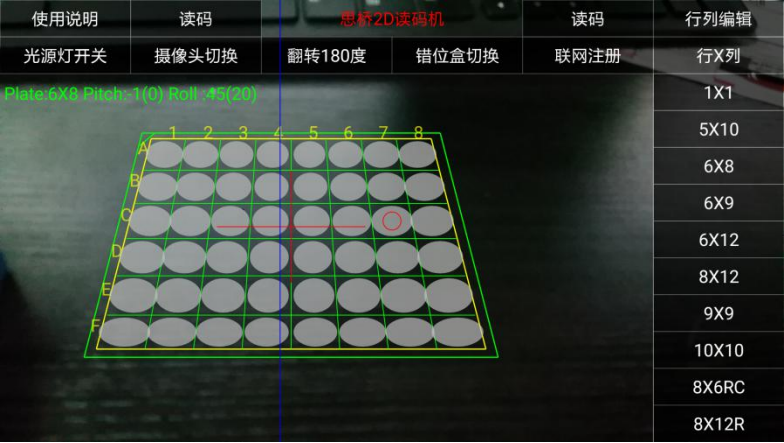


对准要读的管子：

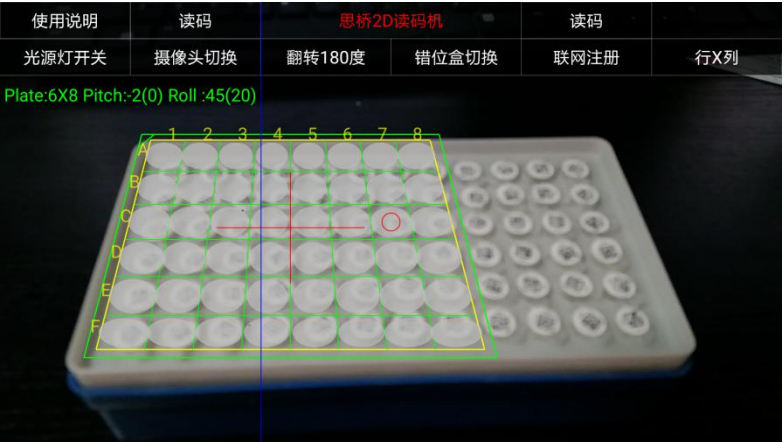


如从 6*12 的盒子中读 6*8 的管子，里边黄色线基本框住管子就可以，然后按“读码”：
如下图，如手不稳或码不清楚，可能时间会较长，可在计算机上按“停止”重新读。



计算机上的窗口结果显示如图：

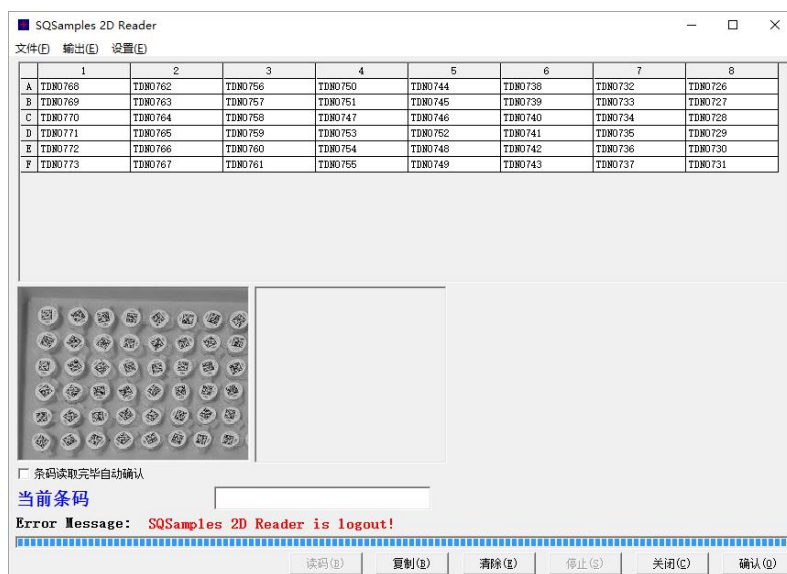

按确认，可输出到 SQSamples 样品管理系统中

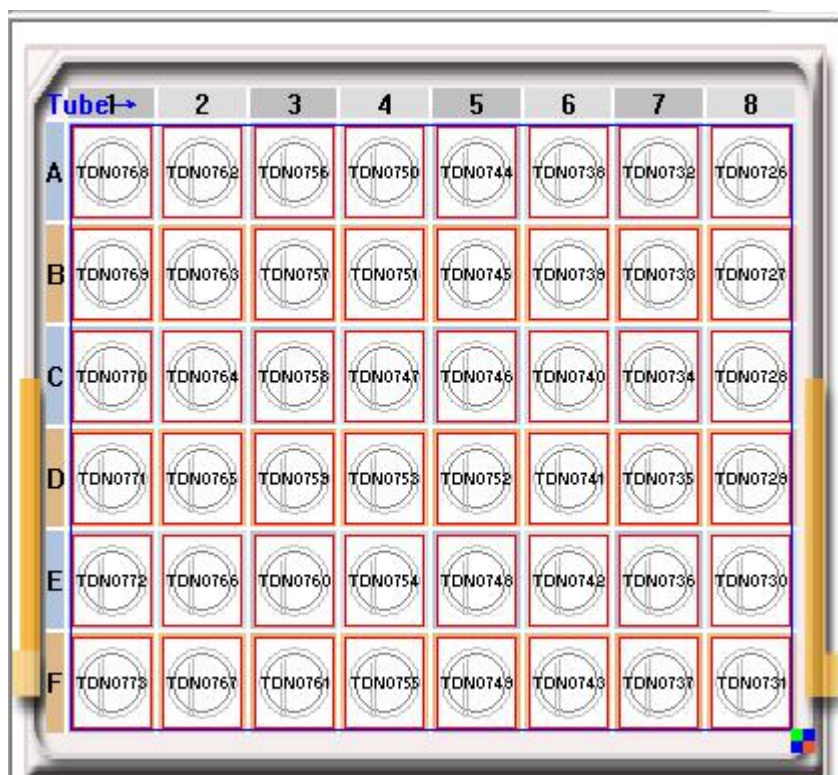

九，样品信息输入

操作模式选择“查看”，选择样品管，右边有属性列表，可输入对应的信息；

如需要增加自己的字段或出库，入库等，请访问下面网址看视频学习下：

http://www.sqsamples.com/sqs_video.php。